

HISEPT®
HIGH-LEVEL SAFETY & PROTECTION



هایساید GW

محلول شوینده غلیظ مخصوص شستشوی دستی و اتوماتیک شیشه آلات آزمایشگاهی

هایساید GW یک محلول شوینده غلیظ مخصوص شستشوی دستی و اتوماتیک شیشه آلات آزمایشگاهی در انواع آزمایشگاه های پزشکی و بیولوژیکی است. این محصول به واسطه وجود سورفکتانهای قوی با کف مناسب، دارای عملکرد پاک کنندگی قوی برای از بین بردن بقایای آلی، معدنی و بیولوژیکی از قبیل خون و پروتئین بوده بطوریکه می تواند در بخش های مختلف آزمایشگاه های پزشکی از قبیل میکروبیولوژی، بیوشیمی، پاتولوژی، سرولوژی، آزمایشگاههای آب و مواد غذایی استفاده شود. هایساید GW دارای سازگاری مناسب با ابزار آزمایشگاهی ساخته شده از شیشه، سرامیک، پلاستیک و استیل ضد زنگ می باشد.

مزایای مصرف

- عملکرد پاک کننده قوی و مناسب برای از بین بردن بقایای آلی، معدنی و بیولوژیکی از قبیل خون و پروتئین
- فاقد فنول، آلدئید و کلر
- فاقد عوامل اکسید کننده
- قابل استفاده برای شستشوی دستی و اتوماتیک
- کارایی بالا در غلظتهای پایین و مقرون به صرفه

ترکیبات

مخلوطی از سورفکتانتها، امولسیفایر، عوامل کمپلکس دهنده، عوامل تنظیم کننده pH و آب دیونیزه

بسته بندی

۳۰	عدد در هر کارتن	حجم ۲۵۰ میلی لیتری
۲۰	عدد در هر کارتن	حجم ۵۰۰ میلی لیتری
۶	عدد در هر کارتن	حجم ۱ لیتری
۳	عدد در هر کارتن	حجم ۵ لیتری



روش مصرف

- **شستشوی دستی:** محلول غلیظ را قبل از استفاده تا غلظت ۵ درصد با آب رقیق نمایید. ابزار مورد نظر را در آن به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه (بسته به میزان آلودگی مورد نظر) غوطه ور نمایید. سپس ابزار را کاملاً آبکشی نمایید.
- **حمام اولتراسونیک:** محلول غلیظ را قبل از استفاده تا غلظت ۵ درصد با آب رقیق نمایید. از آن برای دستگاه اولتراسونیک به مدت ۳۰ دقیقه استفاده نمایید. سپس ابزار را کاملاً آبکشی نمایید. در صورت استفاده از آب فیلتر شده می توانید محلول غلیظ را قبل از استفاده تا غلظت ۲ درصد با آب فیلتر شده رقیق نمایید.
- **شستشوی اتوماتیک:** به دستورالعمل سازنده دستگاه مراجعه نمایید.