

HISEPT®
HIGH-LEVEL SAFETY & PROTECTION



هایسپت نتو-باکتوزن

اسپری پاک کننده مخصوص حذف آلودگی های DNA و RNA از سطوح و لوازم آزمایشگاهی

وجود آلودگی های DNA، RNA، DNase و RNase یک مشکل اساسی در زیست شناسی مولکولی به ویژه برای تکنیک های بسیار حساس مانند PCR است بطوریکه می تواند منجر به ایجاد نتیجه مثبت کاذب در تست PCR و تفسیر نادرست نتایج شود. وجود حتی یک مولکول DNA یا RNA در هود PCR می تواند منجر به بروز مشکلات گسترده در طول فرآیند آزمایش و ایجاد داده های نادرست شود. از طرفی این نوع آلودگی ها بسیار پایدار هستند و می توانند به سادگی در آزمایشگاه از اتاقی به اتاق دیگر پخش شوند. هایسپت نتو-باکتوزن یک محلول آماده به مصرف و سریع الاثر مناسب برای حذف آلودگی های DNA، RNA، DNase و RNase قبل از آماده سازی واکنش های PCR است. وجود سورفکتانت مناسب به همراه مواد پاک کننده این نوع آلودگی ها در فرمولاسیون این محصول توانسته است عملکرد پاک کنندگی خوبی را در مدت زمان ۳۰ ثانیه بوجود آورد. استفاده از محصول هایسپت نتو-باکتوزن هم قبل و هم بعد از انجام تستهای حساس مانند PCR از انتشار آلودگی جلوگیری کرده و به دستیابی نتایج قابل اعتماد کمک شایان توجه ای می نماید.

مزایای مصرف

- محلول آماده به مصرف و سریع الاثر
- محلول ایده آل برای حذف آلودگی های DNA، RNA، DNase و RNase در مدت زمان ۳۰ ثانیه
- فاقد اثرات خوردندگی روی صفحات استیل هود PCR
- فاقد فنول، آلدهید و کلر
- حاوی سورفکتانت با کف کم

ماده موثره

ان - (۳-آمینوپروپیل) - ان - دو دیسیل پروپان - ۱ و ۳-دی آمین



بسته بندی

۴۸	عدد در هر کارتن	حجم ۱۲۵ میلی لیتری
۳۰	عدد در هر کارتن	حجم ۲۵۰ میلی لیتری
۲۰	عدد در هر کارتن	حجم ۵۰۰ میلی لیتری
۶	عدد در هر کارتن	حجم ۱ لیتری

روش مصرف

مستقیماً بر روی سطح یا دستگاه مورد نظر اسپری نموده یا از پارچه ی تمیز آغشته به محلول (واپ) استفاده کنید. محلول را بر روی سطح بمالید و حداقل ۳۰ ثانیه صبر کنید.

